

ชื่อเครื่องมือ วิทยาศาสตร์	ตู้อบแห้ง (Hot Air Oven)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	นายธนัช ชุมแวงวาปี
<p><b>วิธีการใช้งาน</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เปิดเครื่องโดยการกดปุ่มสวิตช์ ON / OFF(ปุ่มสีดำ) เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง</li> <li>2. ทำการตั้งอุณหภูมิโดยการแตะสัมผัสปุ่ม Activation key ของการตั้งค่าอุณหภูมิ       <ul style="list-style-type: none"> <li>- หมุนปุ่ม Turn control เพื่อปรับตั้งค่าอุณหภูมิตามที่ต้องการ</li> <li>- กดปุ่ม Confirmation key เพื่อยืนยันการตั้งค่า</li> </ul> </li> <li>3. ทำการตั้งค่าเวลา (TIME) แตะสัมผัสปุ่ม Activation key ของการตั้งค่าเวลา       <ul style="list-style-type: none"> <li>- หมุนปุ่ม Turn control เพื่อปรับตั้งค่าเวลาตามที่ต้องการ</li> <li>- กดปุ่ม Confirmation key เพื่อยืนยันการตั้งค่า</li> </ul> </li> <li>4. ทำการตั้งค่าความเร็วของพัดลม (FAN) แตะสัมผัสปุ่ม Activation key ของการตั้งค่าความเร็วของพัดลม       <ul style="list-style-type: none"> <li>- หมุนปุ่ม Turn control เพื่อปรับตั้งค่าความเร็วของพัดลมตามที่ต้องการ</li> <li>- กดปุ่ม Confirmation key เพื่อยืนยันการตั้งค่า</li> </ul> </li> <li>5. ทำการตั้งค่าช่องระบายอากาศ (FLAP) แตะสัมผัสปุ่ม Activation key ของการตั้งค่าช่องระบายอากาศ       <ul style="list-style-type: none"> <li>- หมุนปุ่ม Turn control เพื่อปรับตั้งค่า (เป็นเปอร์เซ็นต์) ของช่องระบายอากาศตามที่ต้องการ</li> <li>- กดปุ่ม Confirmation key เพื่อยืนยันการตั้งค่า</li> </ul> </li> </ol> <p><b>ข้อแนะนำหลังจากการใช้งานเสร็จ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ปิดสวิตช์เครื่องมือหลังจากใช้งานเสร็จสิ้น</li> <li>2. เช็ดทำความสะอาดทุกครั้งหลังจากใช้งานเครื่องมือเสร็จสิ้นลงและลงบันทึกข้อมูลการใช้งานเครื่องมือทุกครั้งหลังจากการใช้งานเสร็จ</li> </ol>	